

Fiche METHODE

« Prendre une photo au microscope avec la caméra et enregistrer l'image »

1. Faites votre observation au microscope pour trouver ce que vous souhaitez prendre en photo et faites-le vérifier par Mme Cousin.
2. Connectez-vous à votre session sur l'ordinateur.
3. Enlevez l'oculaire du microscope.
4. Enlevez le cache de la caméra puis placez-la à la place de l'oculaire sur le microscope.
5. Branchez la caméra sur un port USB de la tour centrale de l'ordinateur (dans le placard).
6. Ouvrez le logiciel V2.2 disponible sur le bureau de l'ordinateur.
7. Réglez la netteté de l'image avec la petite vis du microscope et déplacez la lame sur la platine si besoin pour obtenir l'image que vous souhaitez sur l'ordinateur.

8. Cliquez sur l'icône « appareil photo » du logiciel pour capturer l'image



9. Cliquez sur la disquette « AS » pour enregistrer l'image



▲ ► Indiquez **votre nom** à la place de « Measure » et **choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez l'enregistrer** (dans « commun classes » - « SVT » - votre niveau – votre classe)

